


Compact Dry™ TC菌落总数测试皿

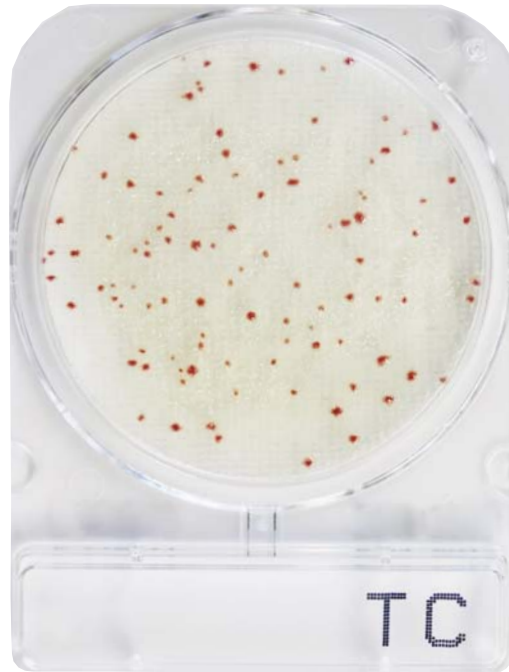

- 计数所有菌落：菌落显红色（极少数不显色）
- 培养条件：35°C±2°C下培养24-48h

主要成分	:	标准培养基、凝胶、指示剂
存储条件	:	室温（1-30°C）
保质期限	:	18个月
产品规格	:	Compact Dry TC 40枚/盒 Code 06740
		Compact DryTC 240枚/箱 Code 06741
		无菌均质袋（带滤膜） 500个/箱 Code 01540
		无菌均质袋（不带滤膜） 1000个/箱 Code 01541

Compact Dry™ TC菌落总数测试皿，是一种预先制备好的培养基，含有标准培养基、凝胶、显色指示剂。



菌落总数=77

测试皿中含有显色指示剂，使菌落显红色。



菌落总数=0


测试皿上没有任何菌落生长。

Compact Dry™ TC

菌落总数测试皿



菌落总数=11
测试皿上有少量菌落生长。

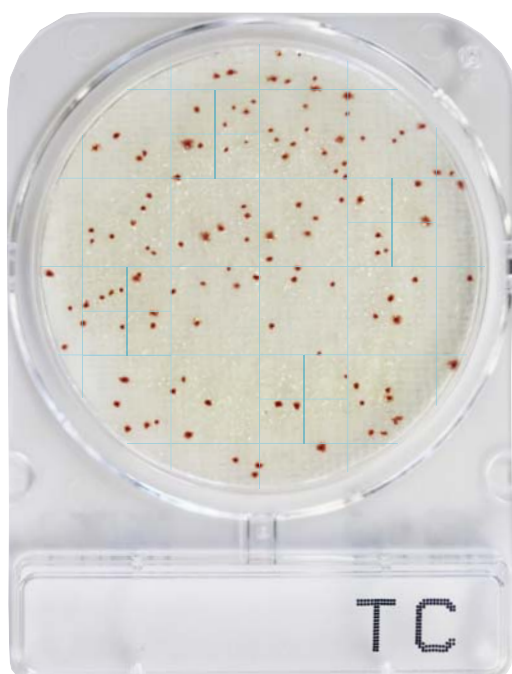

菌落总数=123
测试皿上有较多菌落生长。建议菌落数范围不超过300。

Compact Dry™ TC

菌落总数测试皿



菌落总数=多不可计 (TNTC) (估计值 10^4)

测试皿上菌落数多不可计TNTC




菌落总数=6

食品中存在易造成蔓延的菌落，如芽孢杆菌等。蔓延的菌落，根据菌落的轮廓，直接计数。也可提前做好标记，便于计数。

Compact Dry™ TC

菌落总数测试皿

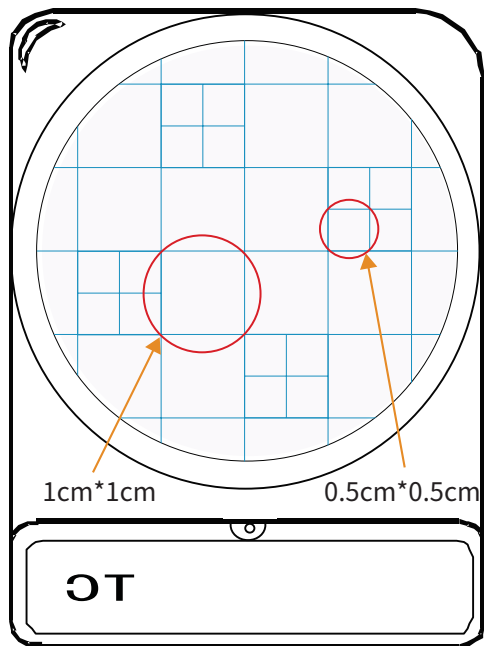


测试皿面积为20cm²，当菌落数超过300。为了估算菌落数，可以选取1个或者数个有代表性的小方格，计算平均菌落数，再乘以对应倍数，可得到整个测试皿的菌落数。

菌落总数 (>300)

=平均每格菌落数 (1cm*1cm) * 20

=平均每格菌落数 (0.5cm*0.5cm) * 80

开盖技巧:

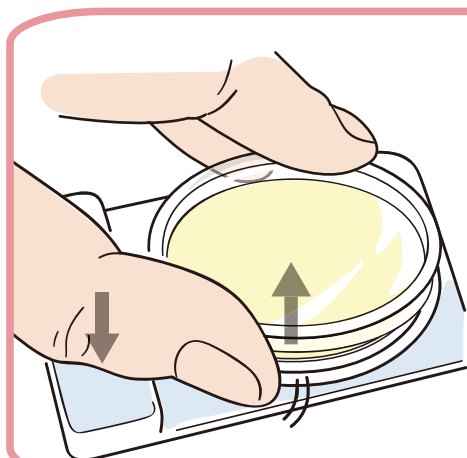


大拇指关节压住测试皿，指尖从盖子边缘底部，往上提起，可轻松打开。

样品制备




① 制备1:10或者更大稀释倍数的样品稀释液。称取或者吸取食物样品, 置入合适的无菌容器内。

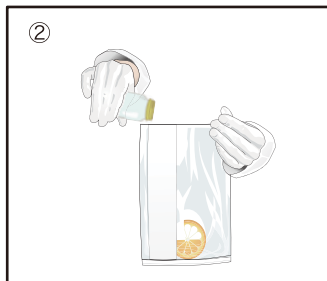

② 加入适量无菌稀释液。

无菌稀释液包括: 磷酸盐缓冲液或生理盐水 (GB4789), 0.1%蛋白胨水, 蛋白胨盐水稀释液 (ISO方法6887), 缓冲蛋白胨水 (ISO方法6579), 不含亚硫酸氢盐的Letheen肉汤或蒸馏水等。

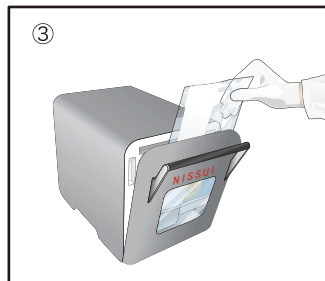


③ 搅拌或均质样品。


如样品稀释液调pH6.5-7.5

- 酸性样品用1N NaOH
- 碱性样品用1N HCL

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
接种培养



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④ 在测试皿中央接种1 mL的样品液, 样品液自动向平板四周均匀扩散。(培养基面积为20cm²)



⑤ 倒置放入培养箱中, 35°C±2°C下培养24-48h

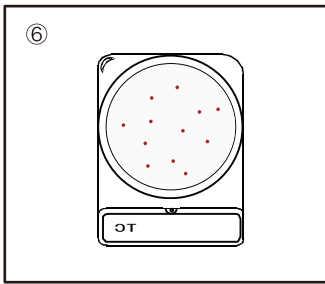

⑥ 倒置于白色背景或透光板, 目视和菌落计数器均可。